

تدريب عملي ٣ - ٣

الهدف:

- أن تتعرف على جهاز الاستريوسكوب الجيبي و الاستريوسكوب ذي المرايا من الجوانب التالية:

- أجزاء الجهاز.
 - مواصفات الجهاز
 - فتح الجهاز و وضعه على الطاولة فوق الصور و النظر فيه.
 - طي و إعادة الجهاز إلى حافظته.
 - تحديد متوسط مسافة الاندماج الاستريوسكوبي.
- أن تقارن بين جهاز الاستريوسكوب الجيبي و جهاز الاستريوسكوب ذي المرايا من حيث مقاس الصور التي يمكن العمل بها معهم.

ملحوظة: يمكن قياس مسافة الاندماج الاستريوسكوبي عن طريق النظر إلى ورقة بيضاء خلال الجهاز ثم رسم نقطة تحت العين اليمنى ثم رسم نقطة تحت العين اليسرى بحيث تكون منطبقة مع النقطة السابقة خلال النظر بالاستريوسكوب ثم قياس المسافة بينهم.

الوسائل:

- صور جوية مغلقة بورق بلاستيك شفاف.
- أقلام قابلة للمسح
- أجهزة استريوسكوب جيبي و ذات مرايا للصور الصغيرة والكبيرة.